



LF—TS04 型 脱色摇床

使
用
说
明
书

北 京 龙 方 科 技 有 限 公 司

特别提示：使用本产品前，请您认真阅读使用说明书，以方便您的操作。

一，用途

本产品广泛适用于电泳凝胶的染色和脱色等。

二，结构和特点

本产品系水平式脱色摇床，无极调速，可定时，运行平稳，噪音低。

三，主要性能指标

- 1，电源：220V，50Hz
- 2，功率：20W
- 3，最大承载量：8Kg
- 4，托板尺寸：320mm x 210mm
- 5，摆动范围：35mm（水平面上下）
- 6，旋转频率：10~100rpm

四，使用说明

特别警示：本产品要求连接带地线的插座或插板，以保证安全！

- 1，启动前检查前面板上的2个旋钮：左侧为时间调整按钮（按下此键进入时间调整，此后选择此按钮调整时间即可，定时完成时，有蜂鸣提示，摇床会继续工作，直到按下速度调整旋钮）；右侧为速度调整按钮+启动停止按钮。
- 2，在托板上放置样品容器并做好固定。
- 3，调整时间和速度，确定后按下启动按钮，摇床即进入工作状态。
- 4，本产品有断电记忆功能，运行中突然断电后再重启时，摇床会接着上次停电时的时间和转速继续运行。

5, 如果托盘承重超过荷载重量时, 摇床会有蜂鸣提示并停止运转, 此时需要减轻托盘的承重量至合理的范围之内再重新启动, 使用结束后关闭电源, 清洁摇床, 以方便下次使用。

五, 注意事项

- 1, 收货后请尽快开箱验收, 如发现有异常情况, 请尽快与我公司联系, 以便及时解决。
- 2, 运输过程中要防止产品出现碰撞、震动与雨淋。
- 3, 在摇床工作过程中, 要避免其它物体触碰到摇床, 以免其内部受损。
- 4, 本产品如果出现故障请不要自行拆卸, 需由专业人员进行检修。

六, 日常维护与保养

本产品要放置在阴凉、干燥、无灰尘、无酸碱与积水的地方, 周围无腐蚀性气体, 通风良好。保存温度: 摄氏零度~四十度, 相对湿度不大于 93%。

七, 服务承诺

本产品售出后免费保修一年, 一年内非不当使用而出现的质量问题, 本公司免费维修。

装 箱 单

序 号	名 称	数 量
1	摇床主机	1 台
2	电 源 线	1 根
4	合格证、说明书	各 1 份

